

BAÑO P. SELECTA (Ref N-20)

Baño termostatzado con agitación horizontal (de vaivén) P. SELECTA UNITRONIC 320


DR

CD. 0603201 - N° 264416

V: 220, HZ: 50, W: 1.650.

Dimensiones exteriores: 770 x 345 mm Base x 460 mm Alto.

Dimensiones depósito: 350 x 240 mm x 160 mm Alto

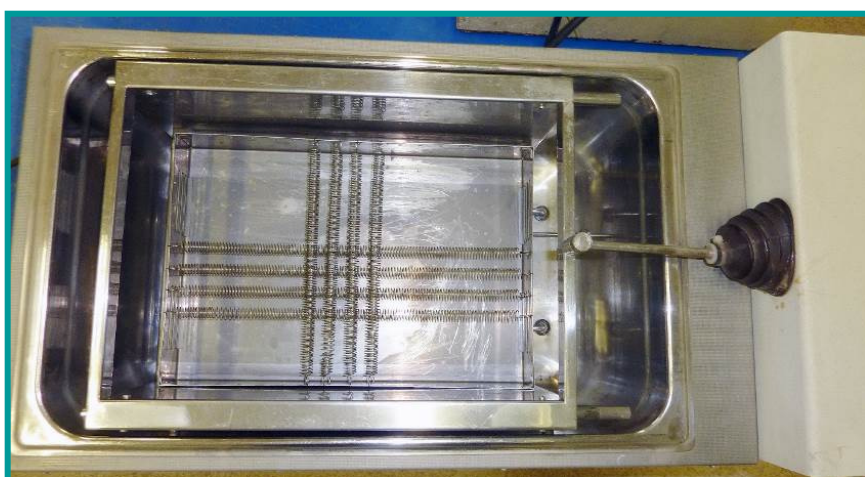

Comprobado correcto funcionamiento:

<https://www.youtube.com/watch?v=rYltm10d0yM>

- 1- Interruptor de puesta en marcha de resistencias calentar agua.
 - A- Diferencial de temperatura. Ajusta el corte de las resistencias cuando se acerca a la temperatura programada.
 - B- Pulsando el interruptor hacia abajo se muestra en la pantalla la temperatura programada.
 - C- Con este botón manteniendo pulsado el Interruptor B podemos programar la temperatura deseada. Una vez programada soltamos el interruptor B que vuelve a su posición.

- 2- Interruptor de puesta en marcha del motor de la agitación
 - V- Con el potenciómetro V seleccionamos la velocidad de agitación deseada

